



Analysis Quiz

# 10×WB电转缓冲液

#AQ105-500ml

## 产品简介

本产品成分为：250mM Tris、1920 mM Glycine，不含有SDS和甲醇。主要用于蛋白印迹实验（Western blotting）中湿法、半干法电泳转膜的缓冲试剂。

## 使用说明

将本产品稀释成1×即为工作浓度：取100ml的10×WB电转缓冲液，加入200ml无水甲醇，再加入蒸馏水或去离子水定容至1000ml混匀后即可使用。

## 储存条件

室温储存有效期12个月。如需长期储存请放4℃。

## 注意事项

1. 本产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴防护手套使用本产品，避免直接接触皮肤。
3. 若有结晶沉淀析出，可置于37℃水浴中，待沉淀溶解后再使用。

