



组织(类器官)保存液

Tissue/organoid storage solution

#AQ575-100ml

产品简介

在实验操作取材时可能会遇到在不同时间点对多个样本操作的情况，这时就需要短时间保持已取样品的活力，以便在统一时间内进行下一步实验操作。在保存过程中要避免细胞坏死或凋亡，保持干细胞的功能，且不能使免疫细胞激活，从而影响实验结果。应用本产品可有效减少保存组织或类器官过程中的细胞死亡或过度激活，保持细胞代谢活动相对平稳，以便于进一步实验分析。本品可用于短时间内保存或者运输新鲜肿瘤、皮肤、心脏、脾、脑、肾及骨骼肌等活组织并保持其活力。

储存条件

2-8℃保存，有效期 1 年

使用说明

1. 本品未添加抗菌剂，如需要可按细胞培养要求添加双抗等抗菌剂。
2. 所有操作须在生物安全柜中按无菌操作要求进行。
3. 本品在使用前需保持在 8℃ 以下。
4. 使用时直接将组织浸泡于组织保存液中，如果组织已放置在其他缓冲液中，直接用本品替换即可。
5. 如果用于组织运输，须将本品加满容器，不可保有气泡，避免接触空气，以延长保存时间。
6. 保存温度保持在 2-8℃。
7. 保存结束进行实验时直接将组织取出即可行后续操作。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请严格遵守无菌操作程序。
3. 反复冻融或温度过高会缩短保存时间。

