



动物组织RNA稳定保存液

RNApost solution

#AQ616-100ml

产品简介

组织中成功RNA提取最关键的方面是尽量避免其降解。通常情况下，组织取材后须尽早进行RNA提取步骤。然而在样本量较大时，立即进行RNA提取往往费时费力且难以实现。因此在大量制取样本时需要暂时存储并且避免RNA降解。使用**RNApost solution**储存组织可以在1周内保持样品中RNA完整性，为实验人员提供灵活的操作时间，方便大批量取材操作。

储存条件

室温保存，有效期 1 年

使用说明

1. 只能保存新鲜组织，切勿在浸入本品前冷冻组织。
2. 在放入本保存液前，将大块组织切成 ≤ 0.5 cm 直径大小。
3. 保存液用量为 5-10 倍组织体积。
4. 对于大多数组织，室温下可保存 1 周，在 -20°C 或 -80°C 可长期保存。
5. 在长期保存前必须在 4°C 过夜放置，去除多余的上清液后转移至 -20°C 或 -80°C 冰箱。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请戴手套操作，接触皮肤用大量清水冲洗，有过敏等症状及时就医。
3. 低于室温可能出现沉淀，水浴加热至 37°C 以上可再次溶解。

