



核酸/核酸酶清除剂(喷雾装)

nucleic acids/nucleases cleaner

#AQ615-300ml

产品简介

本品含有强效核酸酶抑制剂，可彻底清除实验台面和实验用具的核酸及核酸酶污染。尤其针对RNAase，使用本品后可灭活该酶，有效防止RNA降解，经过简单清洗后，本品可被去除，不会影响后续酶促反应。

储存条件

室温保存，低温可能有沉淀析出，37℃以上可再次溶解。

使用说明

不可再次稀释本品，稀释会大幅降低清除效果。

清洁实验台

直接将本品喷至要清洁的台面，用纸巾或干净抹布擦拭，然后用清水擦拭即可。

清洁实验用具

将本品喷至干净纸巾上，擦拭所有可能暴露于核酸/核酸酶污染的表面，随后清水冲洗擦干。对于小物品，可浸泡于本品中，随后清水冲洗并干燥。

清洁玻璃和塑料容器

将本品喷在所有要清洁的表面，内壁可以旋紧盖子，vortex或者短暂离心，随后用去离子水冲洗，干燥。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴口罩和防护手套使用本产品。本品可能对黏膜有刺激作用。
3. 不可用于金属表面，本品对金属有腐蚀性。

