



水浴锅抑菌剂 (1000X)

Bath cleaner 1000X

#AQ571-100ml

产品简介

Bath cleaner(1000X)应用于恒温水浴锅中可抑制细菌、真菌、支原体等多种微生物的生长，减少换水清洗频次，降低复苏细胞，预热培养基等操作造成细胞污染的可能性，减小因水浴锅内微生物对细胞培养工作造成的影响。

储存条件

室温保存，有效期 3 年

使用说明

1. 彻底清洗水浴锅内槽，去除水垢，生物膜，必要时可用常规消毒剂擦拭。
2. 按 1000 倍稀释本产品，加入水浴锅内。推荐使用量: 10 L 水加入 10 ml 本品。一周换水一次。

注：对水质无特殊要求，市政自来水，纯水，蒸馏水均可使用。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴防护手套使用本产品。
3. 如接触皮肤，立即用大量清水冲洗，部分皮肤过敏者可能出现红肿等症状，请及时就医。

