



二氧化碳培养箱 水盘专用抑菌剂(1000X)

#AQ572-100ml

产品简介

细胞培养箱中水盘用于保持培养环境中理想湿度，但水盘中易产生微生物污染，进而造成培养环境的潜在污染可能。本抑菌剂以合适比例加入水盘中可抑制细菌、真菌、支原体等多种微生物的生长，减少培养箱中污染可能，保持培养环境相对清洁，且本品不易挥发，不会产生有害气体影响细胞生长。

储存条件

室温保存，有效期 3 年

使用说明

1. 彻底清洗水盘，去除水垢，生物膜，必要时可用常规消毒剂擦拭。
2. 按 1000 倍稀释本产品，加入水盘内。推荐使用量：1 L 水加入 1 ml 本品。勿使水全部蒸发完，及时补充新水。水盘完全干燥后需清洗后使用。
3. 水盘建议每月清洗一次，以保证有效抑菌效果。

注：对水质无特殊要求，市政自来水，纯水，蒸馏水均可使用。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴防护手套使用本产品。
3. 如接触皮肤，立即用大量清水冲洗，部分皮肤过敏者可能出现红肿等症状，请及时就医。

