



支原体清除剂(喷雾即用型)

mycoplasma serile spray

#AQ583-300ml

产品简介

支原体是细胞培养过程中可能出现的一类重要污染物，会严重影响细胞培养状态，且早期不易发现，培养物中检测和清除较为复杂。本品含阳离子表面活性剂，可有效杀灭和抑制此类微生物生长。适用于细胞培养间、培养箱的表面清洁。

储存条件

室温保存。有效期3年

使用说明

本品为即用型喷雾，不可再次稀释本品，稀释后可能效果不佳。

清洁实验物品表面

在基础擦拭清洁后直接将本品喷至要清洁的表面。

清洁培养箱

清洁前移除所有培养物。

- 1.将本品喷至干净纸巾上，擦拭培养箱内表面及搁板。
- 2.本品可直接喷至需清洁表面。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴口罩和防护手套使用本产品。本品可能对黏膜有刺激作用。
3. 在培养箱喷雾可致短时间内湿度增加。

