



支原体抑制剂(细胞培养用) 2500X

Mycoplasma Prevention Solution

#AQ586-1ml

产品简介

本品包含广谱抑制支原体生长药物，可以预防细胞培养物中多种支原体繁殖，包括精氨酸支原体、猪鼻支原体、菜氏无胆甾原体和发酵支原体等。本品也对部分革兰氏阳性细菌敏感。

贮存条件

4℃避光保存1个月，-20℃长期保存，避免反复冻融。

使用说明

本品为2500X浓缩液，使用时按2500倍稀释（500 ml培养基加200 ul本品）提前添加至培养基中，完全混匀后加入至细胞培养物中。

本品可能对转染或其它对抗生素有特殊要求的实验有影响，请按实验要求决定是否使用。

注意事项

1. 该产品仅限用于科学研究，不可用于人体。
2. 请佩戴防护手套使用本产品。
3. 使用时注意无菌操作，避免加重污染。

