



免疫组化笔

immunohistochemistry marking pen

#AQ589

产品简介

本品用于在载玻片上圈定防水屏障，以便于在组织切片上滴加反应液体。本品笔芯为疏水液体，在组织切片周围画线后，可将反应液体一定程度上保留在画线范围内，减少试剂用量和防止试剂流失。

储存方法

常规室温下存放，有效期2年。用后盖紧笔帽，使用后如长期放置放4℃冰箱。

使用说明

- 1、首次使用时反复按压笔尖，使内容物充分润湿笔尖，在载玻片上测试画线并观察笔迹，本品为无色液体，可以光源下稍偏转玻片以便于观察。
- 2、在玻片上画线前务必保证载玻片上干燥，有水会影响画线效果。画线时务必在样品边界外，建议在3mm以上。画线后可立即滴加反应液，无需等待。为保证控水效果，画线务必保持封闭曲线。

注意事项

- 1、画线前务必保证玻片干燥。
- 2、画线应在组织边界外，如不慎画到组织上，需要重新脱水和二甲苯脱酒精过程，重新水化后干燥。
- 3、在有效期内使用。
- 4、建议在有经验实验人员指导下使用。
- 5、采取必要防护措施，避免接触皮肤，如有不适及时就医。

本品仅用于科学研究，不得用于临床诊断。

